Dr inż. Wioletta Nowak Dr inż. Andrzej Hachoł Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechnika Wrocławska

Wrocław, r.ak. 2010-2011

Konspekt do ćwiczenia laboratoryjnego.

REGULACJA TEMPERATURY IDENTYFIKACJA OBIEKTU I BADANIE JAKOŚCI REGULACJI

Obiektem badań jest mikrotermostat elektroniczny przeznaczony m.in. do kondycjonowania termicznego lub przechowywania w stałej temperaturze próbek materiałów biologicznych.

UWAGA

Temperatura mikrotermostatu może być nastawiana w zakresie od temperatury otoczenia (temp_{min}) do ok. 70 O C (temp_{max}). W trakcie eksperymentów nie należy dotykać metalowych elementów mikrotermostatu, ponieważ w czasie pracy mogą się one nagrzewać to temperatury ok. 70 O C.

1. Opis obiektu badań

Na Rys.1. przedstawiono widok badanego mikrotermostatu. Komora robocza mikrotermostatu (1) podgrzewana jest sterowanym elektronicznie grzejnikiem (2). Komora robocza wraz z grzejnikiem stanowią obiekt regulacji. Zmianę zadawanej temperatury obiektu uzyskuje się poprzez dołączenie do wejścia grzejnika napięcia sterującego Uster. Warunki pracy układu zostały tak dobrane, że dla napięcia Uster mniejszego od 1.15V grzejnik nie włącza się, a temperatura ustalona mikrotermostatu równa się temperaturze otoczenia. Dla maksymalnej wartości Uster ok. 4.5V w warunkach laboratoryjnych temperatura mikrotermostatu osiąga ok. 70 °C. Do pomiaru bieżącej temperatury obiektu użyto czujnika temperatury (3) typu LM335, który temperaturę mierzoną przetwarza na napięcie stałe; jego czułość wynosi 10 mV/^oC. Wyjście czujnika temperatury dołączone jest do wejścia przetwornika A/C w module pomiarowym LabJack (4). Zadawanie temperatury, obliczenie bieżącej temperatury mikrotermostatu oraz obliczenie wymaganego napiecia sterującego U_{ster} grzejnika realizowane sa programowo. Obliczona wartość wymaganego napięcia sterującego grzejnika podawana jest na wejście przetwornika C/A w module pomiarowym LabJack (4). Napięcie wyjściowe Uster z przetwornika C/A dołaczone jest do wejścia sterującego grzejnika (ozn. B na listwie zaciskowej 5). Zadawanie warunków pracy mikrotermostatu, obliczenia, sterowanie modułem pomiarowym LabJack (4) oraz rejestracja wartości wielkości charakteryzujących pracę mikrotermostatu realizowane są programowo w środowisku LabView. Komunikacja modułu pomiarowego z komputerem odbywa się poprzez łącze USB. Napięcie wyjściowe 12V zasilacza sieciowego (6) mikrotermostatu dołączone jest do odpowiednich zacisków listwy zaciskowej 5.





b).

Rys.1. Zdjęcie mikrotermostatu(a) i jego schemat blokowy(b).

2. Tryby pracy mikrotermostatu i oprogramowanie

Schemat funkcjonalny układu regulacji mikrotermostatu przedstawiono na Rys.2.



Rys2. Schemat funkcjonalny układu regulacji mikrotermostatu

2.1. Praca obiektu w układzie otwartym

W pozycji 2. przełącznika P obiekt pracuje w układzie otwartym. W tym trybie pracy można wyznaczyć odpowiedź skokową obiektu tzn. zarejestrować zmiany temperatury wyjściowej obiektu (temperatura mikrotermostatu) w funkcji czasu jako odpowiedź na zadaną, skokową zmianę napięcia sterującego U_{ster}. Pracę w tym trybie uzyskuję się po uruchomieniu programu L1_char_grz.exe.



Rys.3. Widok ekranu wirtualnego przyrządu realizującego pracę obiektu w układzie otwartym

2.2. Praca obiektu w układzie zamkniętym z regulatorem dwustanowym

Praca mikrotermostatu w układzie zamkniętym realizowana jest w układzie z Rys.2., gdy przełącznik P znajduje się w pozycji 1. Pracę w tym trybie uzyskuję się po uruchomieniu programu L2_2stan.exe. Regulator dwustanowy realizowany jest programowo.



Rys.4. Widok ekranu wirtualnego przyrządu realizującego pracę obiektu w układzie regulacji dwustanowej

2.3. Praca obiektu w układzie zamkniętym z regulatorem PID

Praca mikrotermostatu w układzie zamkniętym realizowana jest w układzie z Rys.2., gdy przełącznik P znajduje się w pozycji 1. Pracę w tym trybie uzyskuję się po uruchomieniu programu L3_PID.exe. Regulator PID realizowany jest programowo.

Na prawach rękopisu do użytku wewnętrznego w laboratorium



Rys.5. Widok ekranu wirtualnego przyrządu realizującego pracę obiektu w układzie regulacji ciągłej z regulatorem PID

3. Program i przebieg ćwiczenia

Wyznaczenie odpowiedzi skokowej obiektu

Zarejestrować odpowiedź skokową obiektu tj. temperaturę mikrotermostatu w funkcji czasu jako odpowiedź na skokową zmianę napięcia sterującego grzejnika U_{ster} . Przykładową charakterystykę przedstawiono na Rys.6. Na podstawie tej charakterystyki można wyznaczyć następujące parametry: wzmocnienie obiektu K_{ob} , opóźnienie T_0 oraz stałą czasową τ . Na Rys. 6. przedstawiono przykładową odpowiedź obiektu na skokowo włączone napięcie $U_{ster} = 4.0V$.



Rys.6. Odpowiedź skokowa badanego obiektu.

W przedstawionym przykładzie temperatura początkowa T_{pocz} wynosiła 22.6 °C, ustalona temperatura końcowa T_{ust} wynosiła 62.5 °C. Odczytane z wykresu $T_0 = 24$ s oraz $\tau = 690$ s. K_{ob} wyznaczamy z zależności:

 $K_{ob} = (T_{ust} - T_{pocz})/(U_{ster} - 1.15)$

W prezentowanym przykładzie $K_{ob} = (62.5 - 22.6)/(4.0 - 1.15) = 14 [^{O}C/V].$

Wyznaczone parametry zostaną użyte do obliczenia nastaw regulatora PID.

Sposób realizacji zadania.

a) Uruchomić program L1_char_grz.exe.

b) Zadać wybraną wartość U_{ster} (uzgodnioną z prowadzącym) z przedziału od 1.15V do 4.5V (zalecana od 3.5V do 4.5V) wpisując odpowiednią wartość na ekranie wirtualnego przyrządu.

c) Po "naciśnięciu" przycisku START na ekranie wirtualnego przyrządu uruchomić rejestrację. Należy rejestrować przebieg minimum 30 min do 60 min.

d) "Naciśnięcie" przycisku STOP zatrzymuje działanie przyrządu, dane pomiarowe zapisywane są automatycznie do pliku tekstowego E:\Now@\Charakterystyka_grzania.lvm. Dane te mogą być importowane do arkusza kalkulacyjnego do dalszej analizy.

e) Wyznaczyć T_{pocz} , T_{ust} , K_{ob} , T_0 oraz τ . Jeśli w czasie rejestracji obiekt nie osiągnie wartości T_{ust} to można ją obliczyć ekstrapolując uzyskaną charakterystykę grzania obiektu.

Badanie mitrotermostatu w układzie zamkniętym z regulatorem dwustanowym

Na prawach rękopisu do użytku wewnętrznego w laboratorium

Sposób realizacji zadania.

- a) Uruchomić program L2_2stan.exe.
- b) Zadać uzgodnioną z prowadzącym wartość temperatury mikrotermostatu (zalecane wartości z przedziału 30 °C do 50 °C) oraz wartość histerezy.
- c) Po "naciśnięciu" przycisku START na ekranie wirtualnego przyrządu uruchomić rejestrację. Należy rejestrować przebieg minimum 30 min do 60 min.
- d) "Naciśnięcie" przycisku STOP zatrzymuje działanie przyrządu, dane pomiarowe zapisywane są automatycznie do pliku tekstowego E:\Now@\dwustanowy_T_czujnika.lvm E:\Now@\dwustanowy_Ub.lvm. Dane te mogą być importowane do arkusza kalkulacyjnego do dalszej analizy.
- e) Przeanalizować uzyskane rezultaty, wyznaczyć parametry regulacji (analogicznie i wg procedur opisanych w realizowanym wcześniej ćwiczeniu "Regulacja dwustanowa".
- f) W trakcie realizacji punktu c) można wymusić zakłócenie pracy obiektu poprzez wymuszenie ruchu powietrza wokół komory roboczej mikrotermostatu lub włożenie do komory próbki materiału. Na podstawie zarejestrowanego przebiegu ocenić jakość regulacji przy wystąpieniu zakłócenia.

Badanie mitrotermostatu w układzie zamkniętym z regulatorem ciągłym PID

Sposób realizacji zadania.

- a) Uruchomić program L3_PID.exe.
- b) Zadać uzgodnioną z prowadzącym wartość temperatury mikrotermostatu (zalecane wartości z przedziału 30 °C do 50 °C). Zaleca się zadanie takiej samej temperatury jak przy realizacji punktu 3.2. programu. Umożliwi to porównanie jakości regulacji PID i regulacji dwustanowej. Zaprogramować pracę regulatora PID poprzez wpisanie obliczonych na podstawie p. 3.1. nastaw regulatora. Nastawy można obliczyć wg reguł podanych w instrukcji do ćwiczenia "Regulacja ciągła".
- c) Po "naciśnięciu" przycisku START na ekranie wirtualnego przyrządu uruchomić rejestrację. Należy rejestrować przebieg minimum 30 min do 60 min.
- d) "Naciśnięcie" przycisku STOP zatrzymuje działanie przyrządu, dane pomiarowe zapisywane są automatycznie do pliku tekstowego E:\Now@\PID_T_czujnik.lvm E:\Now@\PID_T_SETPOINT.lvm, E:\Now@\PID_Ub_out.lvm. Dane te mogą być importowane do arkusza kalkulacyjnego do dalszej analizy.
- e) Przeanalizować uzyskane rezultaty, wyznaczyć parametry regulacji (analogicznie i wg procedur opisanych w realizowanym wcześniej ćwiczeniu "Regulacja ciągła".
- f) W trakcie realizacji punktu c) można wymusić zakłócenie pracy obiektu poprzez wymuszenie ruchu powietrza wokół komory roboczej mikrotermostatu lub włożenie do komory próbki materiału. Na podstawie zarejestrowanego przebiegu ocenić jakość regulacji przy wystąpieniu zakłócenia.

Uwaga:

Można powtórzyć proces regulacji dobierając inne nastawy regulatora PID (obliczone wg innych reguł).

Badanie symulacyjne mitrotermostatu z wykorzystaniem pakietu Matlab

Pracę mikrotermostatu można badać symulacyjnie w środowisku Matlab, wykorzystując układy przedstawione w instrukcjach do ćwiczenia "Regulacja dwustanowa" i ćwiczenia "Regulacja ciągła". Należy pamiętać, że w bloku obiekt należy ustawić parametry uzyskane w p. 3.1. niniejszego ćwiczenia. Ponadto należy pamiętać, że nastawy regulator PID w pakiecie Matlab/Simulink są zdefiniowane następująco: $I = K_p/T_i$, $P = K_p$, $D = T_dK_p$.

Dla danych z przykładowego eksperymentu nastawy te w Matlab/Simulink wynoszą: I = 2,46/48 = 0,051; P = 2,46; $D = 9,6 \times 2,46 = 23,6$.

Przykład

1. Obliczenie nastaw PID wg reguły Zieglera-Nichols'a dla obiektu o odpowiedzi skokowej z przykładu w p. 3.1. Wykorzystano wzory z Tab.1. z instrukcji do ćwiczenia "Regulacja ciągła" dla warunku Przeregulowanie ≈ 20%, minimum czasu regulacji t_r.

 $Kp = \frac{1.2}{K_{OB} \cdot \left(\frac{T_{B}}{\tau}\right)}$

 $T_i = 2 \cdot T_0$

 $T_i = 0.4 \cdot T_0$

w przykładzie:

 $K_p = (1,2) / (14 \times (24/690)) = 2,46$

 $T_i = 2,0 x 24 = 48 s$

Uwaga: wartość T_i w wirtualnym przyrządzie w środowisku LabView wpisuje się jako parametr *Integral time* podając jego wartość w min (w przykładzie 48s odpowiada 0,8 min).

 $T_d = 0.4 \times 24 = 9.6 \text{ s}$

Uwaga: wartość T_d w wirtualnym przyrządzie w środowisku LabView wpisuje się jako parametr *Derivation time* podając jego wartość w min (w przykładzie 9.6s odpowiada 0,16 min).

Dla ww. obliczonych nastaw ustawić (wpisać) szybkość próbkowania (parametr *Sampling time* na panelu wirtualnego przyrządu) 1s.

2. Inne przykładowe nastawy regulatora PID i zalecane szybkości próbkowania (nastawy dla przyrządu wirtualnego w środowisku LabView):

W przypadku badania symulacyjnego nastawy te należy przeliczyć wg wzorów obowiązujących dla Matlab/Simulink.

Na prawach rękopisu do użytku wewnętrznego w laboratorium